



SW-U801-WIN 應用案例

以電子秤 GM-610P 測量


1. 設定完參數，進入圖示介面

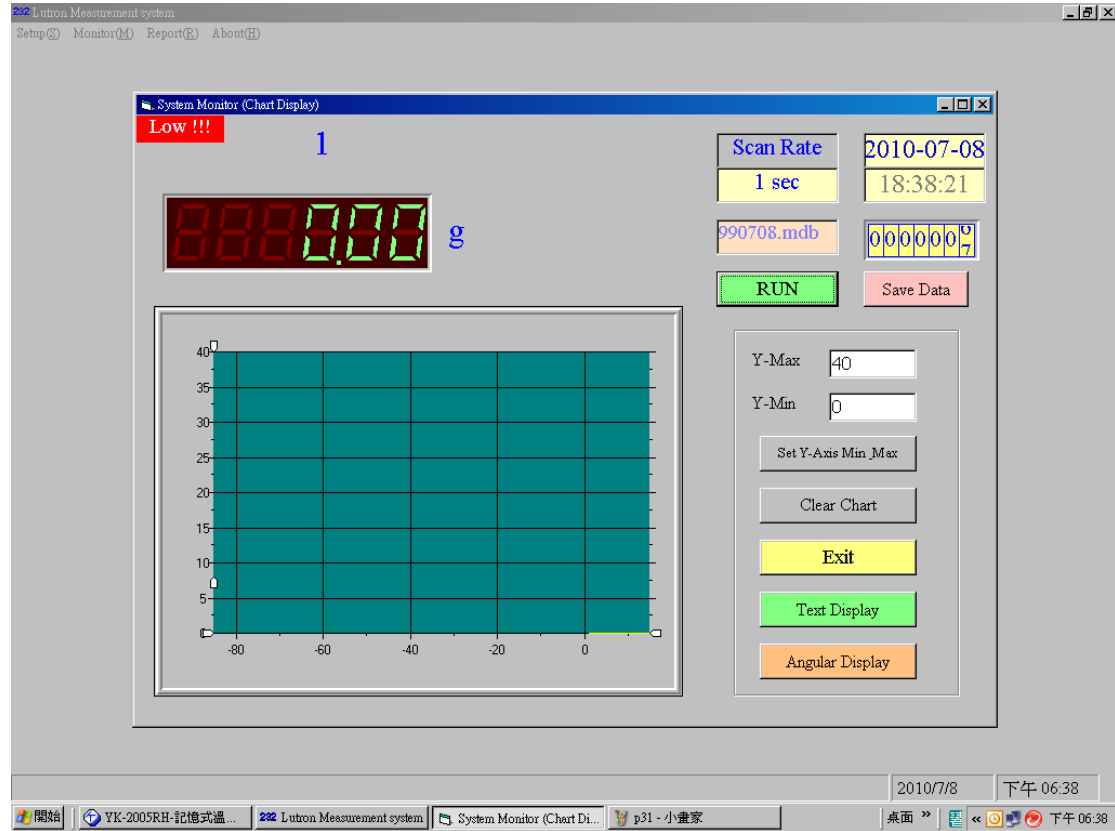


2. 將待測物(尺)放置於秤盤上，即可馬上讀值並紀錄資料庫中

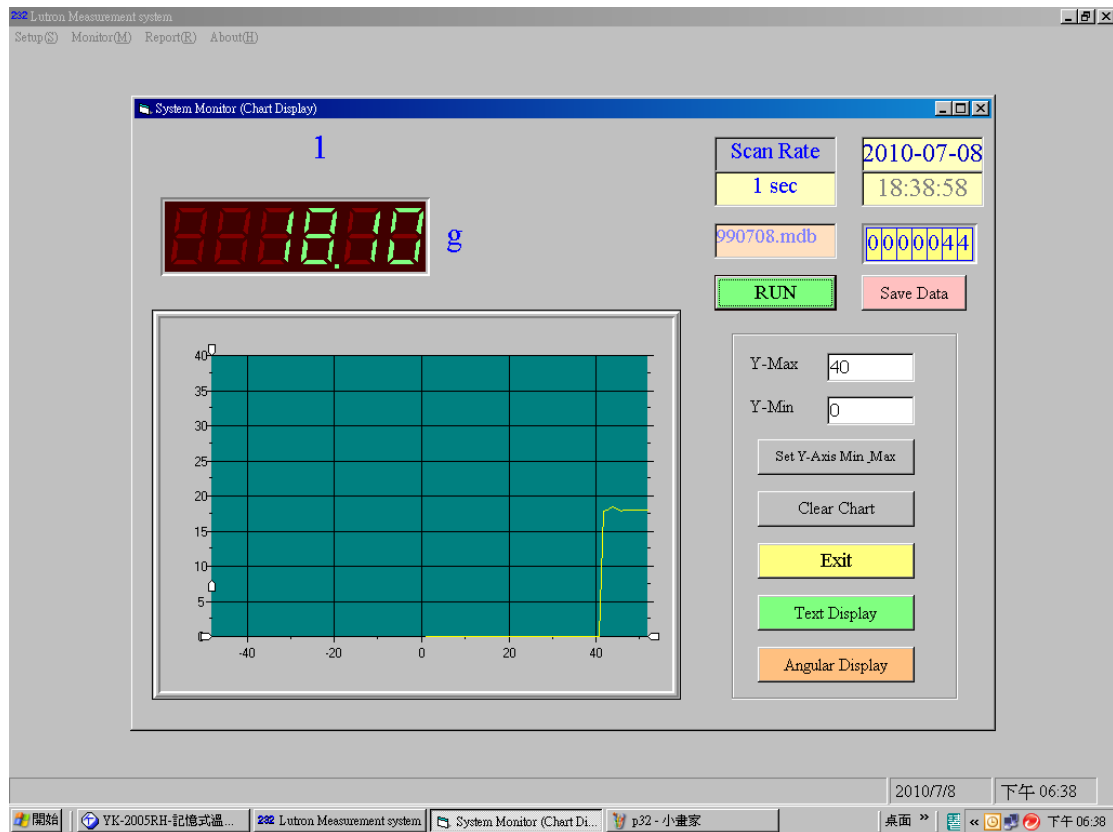


3.更換待測物，圖形顯示馬上隨重量做更改

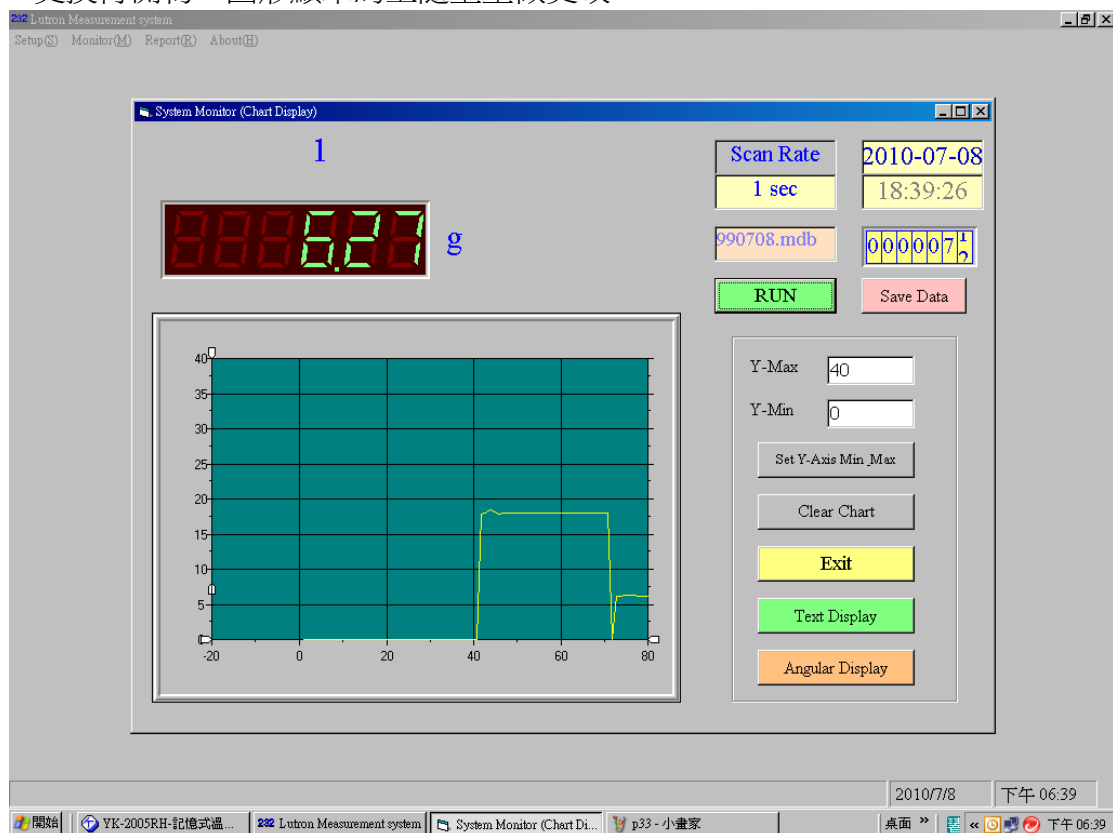

4.更改為手動紀錄值模式，曲線圖還是會隨時間變動，此時資料不會紀錄於資料庫裡

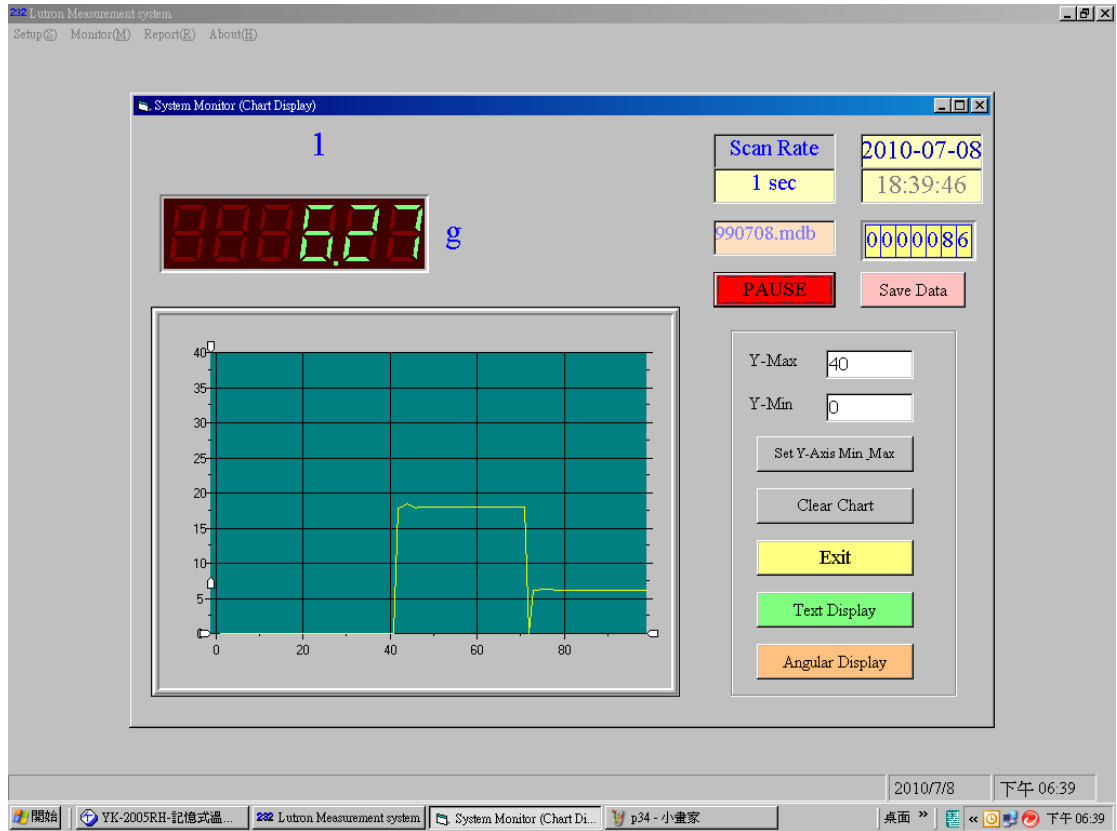

5.點選 Save Data，此時記錄筆數增加 1 筆

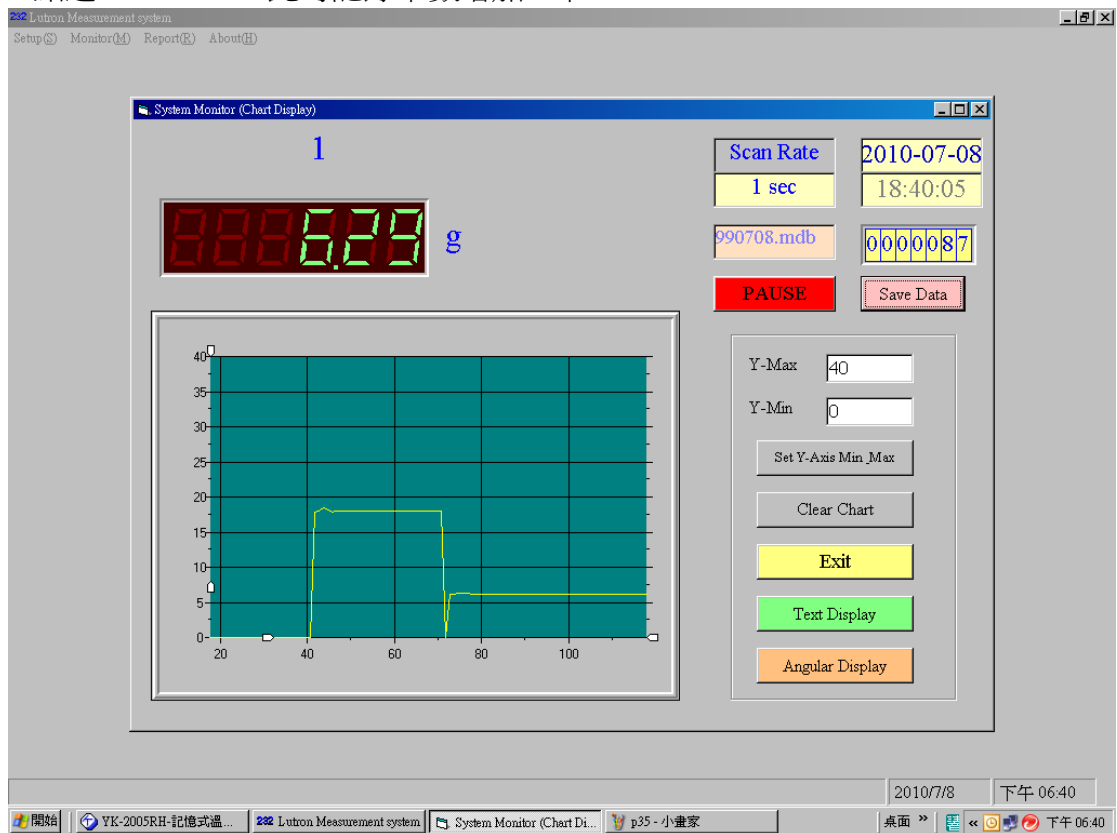

6.依照指定路徑查詢資料庫檔案，可查詢已記錄的讀值

Microsoft Access 990708 : 資料庫 (Access 95 檔案格式)

DataRecord : 資料表

date	time	chan 1	unit 1	chan 2	unit 2	chan 3	unit 3	chan 4	unit 4
2010/7/8	下午 06:38:54	18.13	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:38:55	18.12	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:38:56	18.11	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:38:57	18.11	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:38:58	18.11	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:38:59	18.11	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:00	18.1	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:01	18.11	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:02	18.09	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:03	18.08	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:04	18.08	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:05	18.07	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:06	18.08	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:07	18.08	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:08	18.08	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:09	18.08	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:10	18.09	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:11	18.1	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:12	18.1	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:13	18.1	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:14	18.1	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:15	18.11	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:16	18.1	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:17	18.09	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:18	8.85	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:19	6.16	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:20	6.17	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:21	6.35	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:22	6.33	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:23	6.32	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:24	6.3	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:25	6.3	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:26	6.28	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT
2010/7/8	下午 06:39:27	6.27	g	0	NO UNIT	0	NO UNIT	0	NO UNIT

NUM

開始 | YaLab儀器儀表網... | SW-U801-WIN-操作... | data | 990708 : 資料庫 (Acce... | DataRecord : 資料表 | 桌面 >> | 下午 05:21