

# PH5011A 酸鹼測試筆-詳細資料



技術聯絡人：  
邁多科技股份有限公司  
台北市 10066  
和平西路二段 109-1 號  
電話：02-2389-0101  
[www.YaLAB.com.tw](http://www.YaLAB.com.tw)



## PH5011A

規 格	
測試範圍：0~14.00pH	自動溫度補償：YES
解析度：0.01 pH	電源：DC 9V
精確度：± 0.02 pH	尺寸：158 x 40 x 34 cm
使用溫度條件：0~50 ℃	重量(含電池)：120 g

### < 操作方法 >

1. 放入電池後，按開關鍵開啟。
2. 打開保護蓋並將電極拉出(長短自行調整)。
3. 用水清洗電極並擦乾後，將電極置入 pH7 標準液中搖晃後讓顯示穩定。
4. 再用小螺絲起子由右側旋鈕孔調整顯示值至 pH7.00(在 25 ℃下)顯示值 pH7.00 穩定即完成校正。
5. 用水清洗電極並擦乾後，將電極置入 pH4 標準液中搖晃後讓顯示穩定。
6. 再用小螺絲起子由電池蓋下旋鈕調整顯示值至 pH4.00(在 25 ℃下)顯示值 pH4.00 穩定即完成校正。
7. 將電極置入待測液中，並搖晃使顯示值穩定，此即為待測液的酸鹼值。
8. 測量完後，用水清洗電極並套回保護蓋。
9. 若電源無法開啟或顯示值不清楚，則需更換電池。

※請勿觸摸電極內的玻璃感應棒。